

JYBL-IV脱钙液

摘要

缓慢组织脱钙液

产品介绍

缓慢组织脱钙液主要由 50%甲酸、福尔马林等组成。

产品简介：

在组织切片过程中，一些组织内含有骨质或钙化灶时，含钙的组织不宜直接用石蜡包埋切片。这是因为钙和石蜡之间的密度不同，较难切出完整的切片。对含钙组织建议固定之后，再进行脱钙或二者同时进行。然后进行下游操作如脱水、透明、浸蜡、包埋、切片。用于脱钙的试剂很多，脱钙剂包括有机酸、无机酸、乙二胺四乙酸(EDTA)以及电解法脱钙。

JYBL-IV脱钙液主要由甲醛、甲酸等组成，不含强酸，特别适用于骨组织穿刺脱钙。其优点是：

- ①37℃加热时迅速，2~3h 即可；
- ②对组织的结构损害小；
- ③脱钙完全。该脱钙液适用于骨组织穿刺样本的脱钙，可用化学方法确定脱钙终点。