

## Hanks 平衡盐粉剂(1×HBSS,无酚红)

产品名称	产品编号	产品规格	产品价格	产品条件
Hanks 平衡盐粉剂(1×HBSS,无酚红)	JLC3089	10×1L	195	RT

### 操作步骤:

取 1 份 Hanks 平衡盐粉剂(1×HBSS,无酚红), 溶解于 1L 去离子水或双蒸水中, 充分混匀, 即可使用。如需无菌, 可以过滤除菌, 不可高压灭菌。

### 注意事项:

在进行细胞培养过程中细胞的洗涤时, 应注意无菌操作, 避免被微生物污染。

Hanks 平衡盐粉剂(1×HBSS,无酚红)由于含钙离子, 易产生少许沉淀, 出现该种情况后, 一般置于温浴至沉淀溶解即可, 如果产生的沉淀较多应弃用。

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 24 个月有效。