

D-Hanks 平衡盐溶液(5×,无酚红)

产品名称	产品编号	产品规格	产品价格	产品条件
D-Hanks 平衡盐溶液(5×,无酚红)	JLC3085	500ml	185	4℃

操作步骤:

进行细胞培养过程中细胞的洗涤时,按 D-Hanks 平衡盐溶液(5×,无酚红): 无菌水=1:4 进行稀释,即取 D-Hanks 平衡盐溶液(5×,无酚红) 1 份、无菌水 4 份,充分混匀,即获得 D-Hanks 工作液。

进行常规实验(不要求无菌)时,按 D-Hanks 平衡盐溶液(5×,无酚红): 双蒸水或去离子水=1:4 进行稀释,即取 D-Hanks 平衡盐溶液(5×,无酚红)溶液 1 份、双蒸水或去离子水 4 份,充分混匀,即获得 D-Hanks 工作液。取 D-Hanks 工作液进行下游实验。

注意事项:

在进行细胞培养过程中细胞的洗涤时,应注意无菌操作,避免被微生物污染。

D-Hanks 平衡盐溶液(5×,含酚红)由于不含钙离子,不易产生沉淀,出现该种情况后,一般置于温浴至沉淀溶解即可,如果产生较多沉淀应弃用。该试剂经过滤除菌。

为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 3 个月有效。